



微生物测试片培养基

Easy Plate™

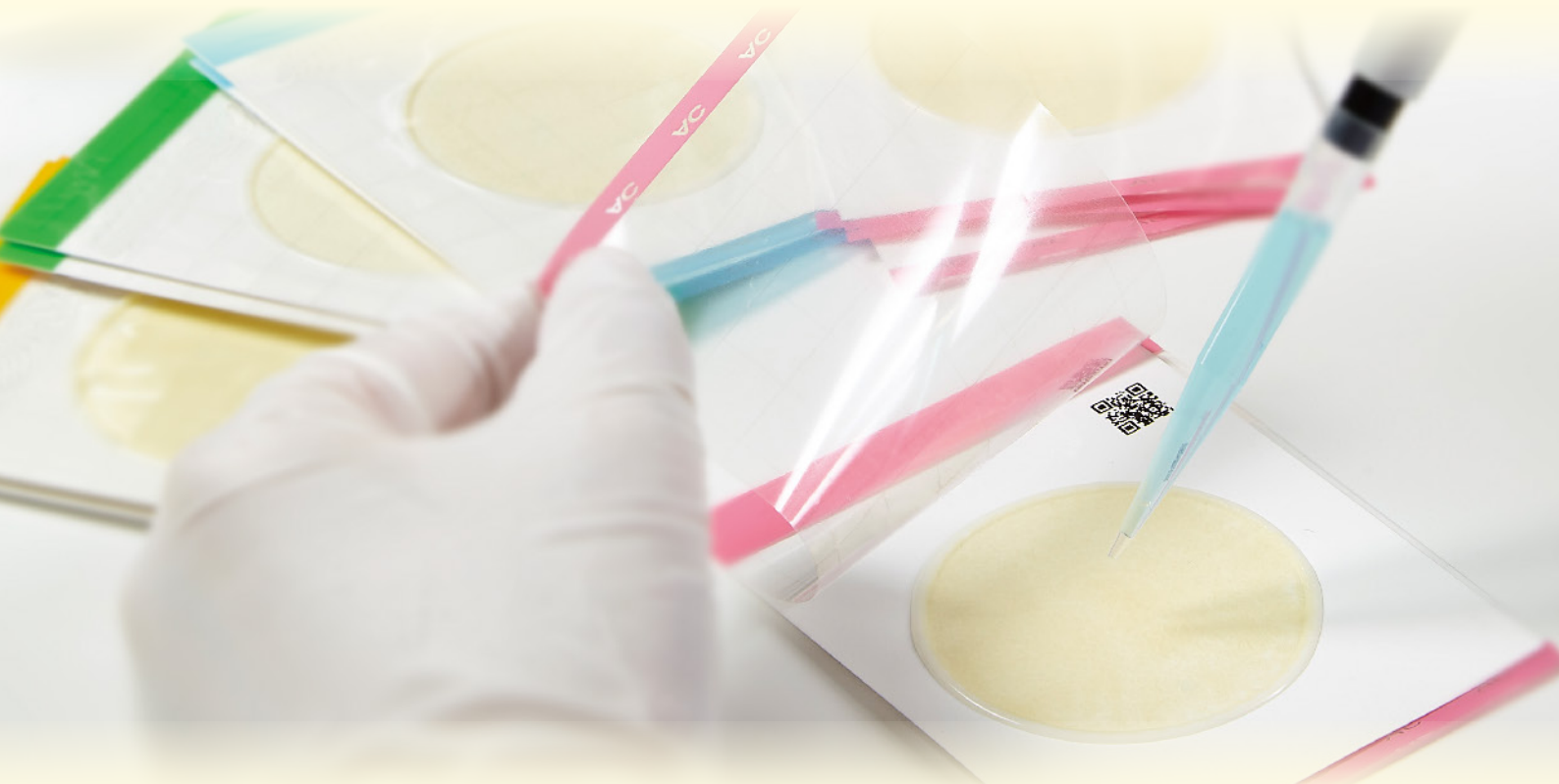


操作简单

- 即开即用
- 无需特殊设备
- 操作简单

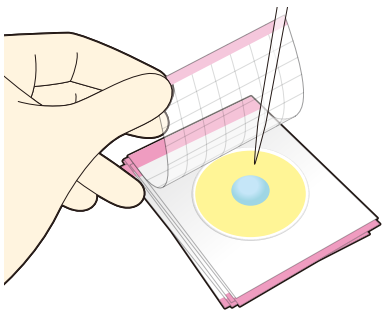

易于计数, 结果可靠


- 与平板计数琼脂培养基具有同等效果
- 显色底物使各菌落易于识别

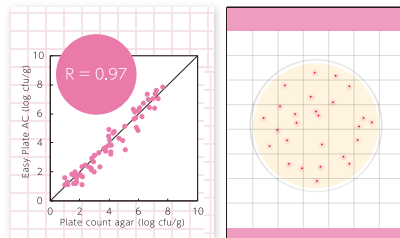

※大日本印刷株式会社研究所得

节省培养空间

- 大幅节省储存及培养空间
- 不占灭废空间, 容易处置
- 二氧化碳排放量大幅减少

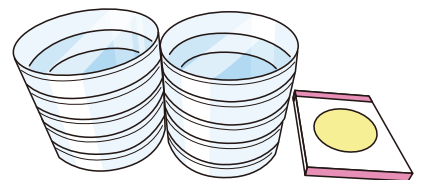

【10个传统培养皿 VS 10片Easy Plate测试片】

扫码了解更多信息



kikkoman 

产品种类	Easy Plate™ AC	Easy Plate™ CC	Easy Plate™ EC	Easy Plate™ SA	Easy Plate™ YM-R
	菌落总数检测用	大肠菌群检测用	大肠杆菌/大肠菌群检测用	金黄色葡萄球菌检测用	酵母/霉菌检测用
培养条件	35±1°C, 48±2小时	35±1°C, 24±1小时	35±1°C, 24±1小时	35或37±1°C, 24±1小时	25±1°C, 48±2小时
有效期	18个月	18个月	18个月	12个月	18个月
认证	已取得AOAC PTM认证				—
产品编号	61973	61974	61975	61976	61977
产品规格	100 tests (25 tests×4袋)	100 tests (25 tests×4袋)	100 tests (25 tests×4袋)	100 tests (25 tests×4袋)	100 tests (25 tests×4袋)

Easy Plate

保存条件: 2-8°C (切勿冷冻)。

未开封情况下:

于25°C下可保存14天。

于30°C下可保存5天。

开封后:


请将包装的开口端折叠至少2次并用胶带固定。

存放在冰箱(2-8°C)中,并在3个月内使用。

操作更简单!

只需合上测试片的薄膜,样品就会在测试片表面上均匀地扩散。

——无需使用推板。

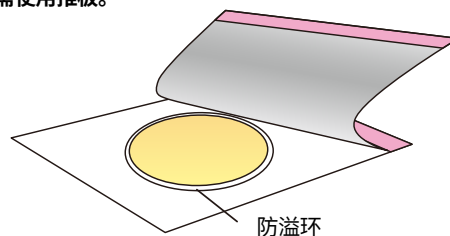

测试片表面周边的防溢环可控制样品的扩散,防止样品外漏。

龟甲万百欧凯米发株式会社

(Kikkoman Biochemifa Company)

东京 〒105-0003 东京都港区西新桥 2-1-1

TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498

E-mail biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

U R L <https://biochemifa.kikkoman.co.jp/c/>

© 2021 Kikkoman Corp. (6013E230201)

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

化学分析微信



目录价查询

